

モリナガFASPEK エライザ II キット  
牛乳(カゼイン)

2014年3月 作成

ロット番号下3桁:001以降

ジャンル	対象食品	測定値 µg/g	ジャンル	対象食品	測定値 µg/g	ジャンル	対象食品	測定値 µg/g	
穀類	白米粉	<0.31	魚介類	鮭	<0.31	コーヒー・ココア・茶類	コーヒー豆	<0.31	
	精米	<0.31		鯖	<0.31		ココアパウダー	<0.31	
	発芽玄米	<0.31		鯖	<0.31	緑茶	<0.31		
	赤米	<0.31		鯉節	<0.31	紅茶(ダーズリン)	<0.31		
	黒米	<0.31		イカ	<0.31	海藻類	あおのり	<0.31	
	もち米	<0.31		タコ	<0.31		焼き岩のり	<0.31	
	そば	<0.31		ブラックタイガー	<0.31		ひじき	<0.31	
	ひえ	<0.31		ズワイガニ	<0.31		めかぶ	<0.31	
	あわ	<0.31		伊勢エビ	<0.31		生わかめ	<0.31	
	きび	<0.31		オマールエビ	<0.31		日高昆布	<0.31	
	小麦	<0.31		あさり	<0.31		ローズマリー	<0.31	
	ライクリスプ(ライ麦)	<0.31		アワビ	<0.31		バニラビーンズ	<0.31	
	大麦	<0.31		ホタテ貝柱	<0.31		クミン	<0.31	
	大麦麦芽	<0.31		生たらこ	<0.31		ポピーシード	<0.31	
	エン麦	<0.31		生すじこ	<0.31	フェネル	<0.31		
	はと麦	<0.31		肉類	牛肉	<0.31	山椒	<0.31	
	トウモロコシ	<0.31			牛肉(加熱)	<0.31	ブラックペッパー	<0.31	
	コーンフラワー	<0.31			牛レバー	<0.31	ホワイトペッパー	<0.31	
	アマランサス	<0.31			鶏肉	<0.31	カルダモン	<0.31	
	キヌア	<0.31			鶏肉(加熱)	<0.31	セイジ	<0.31	
芋類・澱粉	サゴヤシ粉	<0.31	鶏レバー		<0.31	クローブ	<0.31		
	じゃがいも	<0.31	豚肉		<0.31	唐辛子粉末	<0.31		
	ポテトフレーク	<0.31	豚肉(加熱)		<0.31	ホースラデッシュ	<0.31		
豆類	山芋	<0.31	豚レバー		<0.31	生わさび	<0.31		
	大豆	<0.31	卵類		鶏卵	<0.31	しょうが	<0.31	
	小豆	<0.31		鶏卵(加熱)	<0.31	カレーパウダー	<0.31		
	大正金時	<0.31		乾燥全卵	<0.31	ナツメグ	<0.31		
	グリーンピース	<0.31	乳製品類	牛乳	<0.31	シナモン	<0.31		
	紫花豆	<0.31		バター	>20	コリアンダー	<0.31		
	大福豆	<0.31	スキムミルク	<0.31	バジル	<0.31			
	虎豆	<0.31	野菜類	トマト	<0.31	タイム	<0.31		
	黒豆	<0.31		タマネギ	<0.31	ローレル	<0.31		
	そらまめ	<0.31		ほうれん草	<0.31	陳皮	<0.31		
種実類	落花生	<0.31	にんにく	<0.31	うこん	<0.31			
	アーモンド(ロースト)	<0.31	きのこ類	しいたけ	<0.31	増粘多糖類	カラギナン(イオタイプ)100倍抽出	<1.56	
	ピーカンナッツ(ロースト)	<0.31		まつたけ	<0.31		カラギナン(カッパタイプ)50倍抽出	<0.78	
	カシューナッツ(ロースト)	<0.31		マッシュルーム	<0.31		カラギニン(ラムダタイプ)50倍抽出	<0.78	
	マカダミアナッツ(ロースト)	<0.31	果実類	オレンジ	<0.31		ジェランガム50倍抽出	<0.78	
	ピスタチオ(ロースト)	<0.31		キウイ	<0.31		ローカストビーンガム200倍抽出	<3.12	
	ヘーゼルナッツ(ロースト)	<0.31		リンゴ	<0.31		ロートメキシルベクチン50倍抽出	<0.78	
	クルミ(ロースト)	<0.31		もも	<0.31		キサンタンガム50倍抽出	<0.78	
	白ごま	<0.31		バナナ	<0.31		グアーガム1000倍抽出	<15.6	
	いりごま(白)	<0.31		レーズン	<0.31		その他	ゼラチン	<0.31
	黒ごま	<0.31		ココナッツパウダー	<0.31			酵母エキス	<0.31
	いりごま(黒)	<0.31		ココナッツミルク	<0.31				
	銀杏	<0.31							
	松の実	<0.31							
	クコの実	<0.31							
	クチナシの実	<0.31							
	麻の実	<0.31							

反応性を示す食品です

実験条件

各食品を20倍量の検体抽出液で抽出、得られた抽出液を更に20倍希釈し、最終400倍希釈で測定しました。(通知法に準拠)

これらの測定値はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。