

モリナガFASPEK エライザ II キット
落花生

2015年08月 作成

ロット番号下3桁:014以降

ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	
穀類	白米粉	<0.31	魚介類	鮭	<0.31	コーヒー・ココア・茶類	コーヒー豆	<0.31	
	精米	<0.31		鯖	<0.31		ココアパウダー	<0.31	
	発芽玄米	<0.31		鯖節	<0.31		緑茶	<0.31	
	赤米	<0.31		イカ	<0.31	海藻類	紅茶(ダーズリン)	<0.31	
	黒米	<0.31		タコ	<0.31		あおのり	<0.31	
	もち米	<0.31		ブラックタイガー	<0.31		焼き岩のり	<0.31	
	そば	<0.31		ズワイガニ	<0.31		ひじき	<0.31	
	ひえ	<0.31		伊勢エビ	<0.31		めかぶ	<0.31	
	あわ	1.18		オマールエビ	<0.31		生わかめ	<0.31	
	きび	0.70		あさり	<0.31		日高昆布	<0.31	
	小麦	<0.31	アワビ	<0.31	ローズマリー	<0.31			
	ライクリスプ(ライ麦)	<0.31	ホタテ貝柱	<0.31	パニラビーンズ	<0.31			
	大麦	<0.31	生たらこ	<0.31	クミン	<0.31			
	大麦麦芽	<0.31	生すじこ	<0.31	ポピーシード	<0.31			
	エン麦	<0.31	牛肉	<0.31	フェネル	<0.31			
	はと麦	<0.31	牛肉(加熱)	<0.31	山椒	<0.31			
	トウモロコシ	<0.31	牛レバー	<0.31	ブラックペッパー	<0.31			
	コーンフラワー	<0.31	鶏肉	<0.31	ホワイトペッパー	<0.31			
	アマランサス	<0.31	鶏肉(加熱)	<0.31	カルダモン	<0.31			
	キヌア	<0.31	鶏レバー	<0.31	セイジ	<0.31			
芋類・澱粉	サゴヤシ粉	<0.31	肉類	豚肉	<0.31	香辛料類	クローブ	<0.31	
	じゃがいも	<0.31		豚肉(加熱)	<0.31		唐辛子粉末	<0.31	
	ポテトフレーク	<0.31		豚レバー	<0.31		ホースラデッシュ	<0.31	
山芋	<0.31	鶏卵		<0.31	生わさび		<0.31		
豆類	大豆	<0.31		卵類	鶏卵(加熱)		<0.31	しょうが	<0.31
	小豆	<0.31			乾燥全卵		<0.31	カレーパウダー	<0.31
	大正金時	<0.31			牛乳		<0.31	ナツメグ	<0.31
	グリーンピース	<0.31		乳製品類	バター		<0.31	シナモン	<0.31
	紫花豆	<0.31			スキムミルク		<0.31	コリアンダー	<0.31
	大福豆	<0.31			トマト		<0.31	バジル	<0.31
	虎豆	<0.31	野菜類	タマネギ	<0.31		タイム	<0.31	
	黒豆	<0.31		ほうれん草	<0.31		ローレル	<0.31	
そらまめ	<0.31	にんにく		<0.31	陳皮		<0.31		
落花生	<0.31	しいたけ		<0.31	うこん		<0.31		
種実類	アーモンド(ロースト)	<0.31	きのこ類	まつたけ	<0.31		増粘多糖類	カラギナン(イオタイプ)100倍抽出	<1.56
	ピーカンナッツ(ロースト)	<0.31		マッシュルーム	<0.31			カラギナン(カッパタイプ)50倍抽出	<0.78
	カシューナッツ(ロースト)	<0.31		オレンジ	<0.31			カラギニン(ラムタイプ)50倍抽出	<0.78
	マカダミアナッツ(ロースト)	<0.31	果実類	キウイ	<0.31	ジェランガム50倍抽出		<0.78	
	ピスタチオ(ロースト)	<0.31		リンゴ	<0.31	ローカストビーンガム200倍抽出		<3.12	
	ヘーゼルナッツ(ロースト)	<0.31		もも	<0.31	ロートメキシルベクテン50倍抽出		<0.78	
	クルミ(ロースト)	<0.31		バナナ	<0.31	キサントガム50倍抽出		<0.78	
	白ごま	<0.31		レーズン	<0.31	グアーガム1000倍抽出	<15.6		
	いりごま(白)	<0.31		ココナッツパウダー	<0.31	その他	ゼラチン	<0.31	
	黒ごま	<0.31		ココナッツミルク	<0.31		酵母エキス	<0.31	
	いりごま(黒)	<0.31							
	銀杏	<0.31							
	松の実	<0.31							
	クコの実	<0.31							
	クチナシの実	<0.31							
	麻の実	<0.31							

反応性を示す食品です

実験条件

各食品を20倍量の検体抽出液で抽出、得られた抽出液を更に20倍希釈し、最終400倍希釈で測定しました。(通知法に準拠)

これらの測定値はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。