

モリナガFASPEK エライザ II キット
大豆(β-コングリシニン)

2017年1月 作成

ロット番号下3桁:015以降

ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	ジャンル	対象食品	測定値 μg/g	
穀類	白米粉	<0.31	魚介類	鮭	<0.31	コーヒー・ココア・茶類	コーヒー豆	<0.31	
	精米	<0.31		鯖	<0.31		ココアパウダー	<0.31	
	発芽玄米	<0.31		鮪	<0.31		緑茶	<0.31	
	赤米	<0.31		鰹節	<0.31		紅茶(ダーズリン)	<0.31	
	黒米	<0.31		イカ	<0.31	海藻類	あおのり	<0.31	
	もち米	<0.31		タコ	<0.31		焼き岩のり	<0.31	
	そば	<0.31		ブラックタイガー	<0.31		ひじき	<0.31	
	ひえ	<0.31		ズワイガニ	<0.31		めかぶ	<0.31	
	あわ	<0.31		伊勢エビ	<0.31		生わかめ	<0.31	
	きび	<0.31		オマールエビ	<0.31		日高昆布	<0.31	
	小麦	<0.31	あさり	<0.31	ローズマリー	<0.31			
	ライクリスプ(ライ麦)	<0.31	アワビ	<0.31	パニラビーンズ	<0.31			
	大麦	<0.31	ホタテ貝柱	<0.31	クミン	<0.31			
	大麦麦芽	<0.31	生たらこ	<0.31	ポピーシード	<0.31			
	エン麦	<0.31	生すじこ	<0.31	フェネル	<0.31			
	はと麦	<0.31	牛肉	<0.31	山椒	<0.31			
	トウモロコシ	<0.31	牛肉(加熱)	<0.31	ブラックペッパー	<0.31			
	コーンフラワー	<0.31	牛レバー	0.61	ホワイトペッパー	<0.31			
	アマランサス	<0.31	鶏肉	<0.31	カルダモン	<0.31			
	キヌア	<0.31	鶏肉(加熱)	<0.31	セイジ	<0.31			
サゴヤシ粉	<0.31	鶏レバー	<0.31	クローブ	<0.31				
芋類・澱粉	じゃがいも	<0.31	肉類	豚肉	<0.31	香辛料類	唐辛子粉末	<0.31	
	ポテトフレーク	<0.31		豚肉(加熱)	<0.31		ホースラデッシュ	<0.31	
	山芋	<0.31		豚レバー	<0.31		生わさび	<0.31	
豆類	大豆	<0.31		卵類	鶏卵		<0.31	しょうが	<0.31
	小豆	<0.31			鶏卵(加熱)		<0.31	カレーパウダー	0.38
	大正金時	0.44			乾燥全卵		<0.31	ナツメグ	<0.31
	グリーンピース	<0.31		乳製品類	牛乳		<0.31	シナモン	<0.31
	紫花豆	<0.31			バター		<0.31	コリアンダー	<0.31
	大福豆	0.45			スキムミルク		<0.31	バジル	<0.31
	虎豆	0.39			トマト		<0.31	タイム	<0.31
黒豆	>20	野菜類	タマネギ	<0.31	ローレル	<0.31			
そらまめ	<0.31		ほうれん草	<0.31	陳皮	<0.31			
落花生	<0.31		にんにく	<0.31	うこん	<0.31			
種実類	アーモンド(ロースト)	<0.31	きのこ類	しいたけ	<0.31	増粘多糖類	カラギナン(イオタイプ)100倍抽出	<1.56	
	ピーカンナッツ(ロースト)	<0.31		まつたけ	<0.31		カラギナン(カットタイプ)50倍抽出	<0.78	
	カシューナッツ(ロースト)	<0.31		マッシュルーム	<0.31		カラギニン(ラムダタイプ)50倍抽出	<0.78	
	マカダミアナッツ(ロースト)	<0.31	果実類	オレンジ	<0.31		ジェランガム50倍抽出	0.87	
	ピスタチオ(ロースト)	<0.31		キウイ	<0.31		ローカストビーンガム200倍抽出	<3.12	
	ヘーゼルナッツ(ロースト)	<0.31		リンゴ	<0.31		ロートキシルベクテン50倍抽出	<0.78	
	クルミ(ロースト)	<0.31		もも	<0.31	キサンタンガム50倍抽出	<0.78		
	白ごま	<0.31		バナナ	<0.31	グアーガム1000倍抽出	<15.6		
	いりごま(白)	<0.31		レーズン	<0.31	その他	ゼラチン	<0.31	
	黒ごま	<0.31		ココナッツパウダー	<0.31		酵母エキス	<0.31	
	いりごま(黒)	<0.31		ココナッツミルク	<0.31				
	銀杏	<0.31							
	松の実	<0.31							
	クコの実	<0.31							
	クチナシの実	<0.31							
	麻の実	<0.31							

反応性を示す食品です

実験条件

各食品を20倍量の検体抽出液で抽出、得られた抽出液を更に20倍希釈し、最終400倍希釈で測定しました。(通知法に準拠)

これらの測定値はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。