

モリナガFASPEK エライザ II キット
大豆(β-コングリシニン)

2018年4月 作成

ロット番号下3桁:024以降

ジャンル	対象食品	測定値 µg/g	ジャンル	対象食品	測定値 µg/g	ジャンル	対象食品	測定値 µg/g	
穀類	白米粉	<0.31	魚介類	鮭	<0.31	コーヒー・ココア・茶類	コーヒー豆	<0.31	
	精米	<0.31		鯖	<0.31		ココアパウダー	<0.31	
	発芽玄米	<0.31		鯖	<0.31		緑茶	<0.31	
	赤米	<0.31		鰹節	<0.31		紅茶(ダーズリン)	<0.31	
	黒米	<0.31		イカ	<0.31		海藻類	あおのり	<0.31
	もち米	<0.31		タコ	<0.31	焼き岩のり		<0.31	
	そば	<0.31		ブラックタイガー	<0.31	ひじき		<0.31	
	ひえ	<0.31		ズワイガニ	<0.31	めかぶ		<0.31	
	あわ	0.72		伊勢エビ	<0.31	生わかめ		<0.31	
	きび	0.39		オマールエビ	<0.31	日高昆布	<0.31		
	小麦	<0.31		あさり	<0.31	ローズマリー	<0.31		
	ライクリスプ(ライ麦)	<0.31		アワビ	<0.31	パニラビーンズ	<0.31		
	大麦	<0.31		ホタテ貝柱	<0.31	クミン	<0.31		
	大麦麦芽	<0.31		生たらこ	<0.31	ポピーシード	<0.31		
	エン麦	<0.31		生すじこ	<0.31	フェネル	0.39		
	はと麦	<0.31	牛肉	<0.31	山椒	<0.31			
	トウモロコシ	<0.31	牛肉(加熱)	<0.31	ブラックペッパー	<0.31			
	コーンフラワー	<0.31	牛レバー	2.15	ホワイトペッパー	<0.31			
	アマランサス	<0.31	鶏肉	<0.31	カルダモン	<0.31			
	キヌア	<0.31	鶏肉(加熱)	<0.31	セイジ	<0.31			
サゴヤシ粉	<0.31	鶏レバー	<0.31	クローブ	<0.31				
芋類・澱粉	じゃがいも	<0.31	肉類	豚肉	<0.31	香辛料類	唐辛子粉末	<0.31	
	ポテトフレーク	<0.31		豚肉(加熱)	<0.31		ホースラデッシュ	<0.31	
	山芋	<0.31		豚レバー	<0.31		生わさび	<0.31	
	大豆	<0.31		鶏卵	<0.31		しょうが	<0.31	
豆類	小豆	<0.31		卵類	鶏卵(加熱)		<0.31	カレーパウダー	2.59
	大正金時	<0.31			乾燥全卵		<0.31	ナツメグ	<0.31
	グリーンピース	0.46			牛乳		<0.31	シナモン	<0.31
	紫花豆	<0.31		乳製品類	バター		<0.31	コリアンダー	<0.31
	大福豆	<0.31			スキムミルク		<0.31	バジル	<0.31
	虎豆	<0.31			トマト		<0.31	タイム	<0.31
	黒豆	>20	タマネギ		<0.31		ローレル	<0.31	
	そらまめ	1.15	ほうれん草		<0.31		陳皮	<0.31	
種実類	落花生	<0.31	野菜類		にんにく		<0.31	うこん	<0.31
	アーモンド(ロースト)	<0.31			しいたけ		<0.31	カラギナン(イオタイプ)100倍抽出	<1.56
	ピーカンナッツ(ロースト)	<0.31		まつたけ	<0.31		カラギナン(カッパタイプ)50倍抽出	<0.78	
	カシューナッツ(ロースト)	<0.31	きのこ類	マッシュルーム	<0.31	カラギニン(ラムダタイプ)50倍抽出	<0.78		
	マカダミアナッツ(ロースト)	<0.31		オレンジ	<0.31	ジェランガム50倍抽出	<0.78		
	ピスタチオ(ロースト)	<0.31	果実類	キウイ	<0.31	ローカストビーンガム200倍抽出	0.35		
	ヘーゼルナッツ(ロースト)	<0.31		リンゴ	<0.31	ロートメキシルベクチン50倍抽出	<0.78		
	クルミ(ロースト)	0.37		もも	<0.31	キサンタンガム50倍抽出	<0.78		
	白ごま	<0.31		バナナ	<0.31	グアーガム1000倍抽出	2.14		
	いりごま(白)	<0.31		レーズン	<0.31	増粘多糖類	ゼラチン	<0.31	
	黒ごま	<0.31		ココナッツパウダー	<0.31		その他	酵母エキス	<0.31
	いりごま(黒)	<0.31		ココナッツミルク	<0.31				
	銀杏	<0.31							
	松の実	<0.31							
	クコの実	<0.31							
	クチナシの実	<0.31							
	麻の実	<0.31							

反応性を示す食品です

実験条件

各食品を20倍量の検体抽出液で抽出、得られた抽出液を更に20倍希釈し、最終400倍希釈で測定しました。(通知法に準拠)

これらの測定値はキットの製造番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。