

ナトラップ®Pro II そば 食品反応性データ

2020年3月 作成

ロット番号:PB001~

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	上新粉	-
	うるち米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	/
	ひえ	-
	あわ	-
	きび	+
	小麦粉	-
	ライ麦	-
	大麦	-
	大麦麦芽	-
	エン麦	-
	はと麦 ※	-
	とうもろこし	-
	とうもろこし(乾燥)	-
	アマランサス	-
	キヌア	-
	芋類・澱粉	サゴヤシ粉
山芋		-
ぱれいしょでんぷん		-
豆類	大豆	-
	小豆	-
	大正金時	-
	虎豆	-
	そらまめ	-

ジャンル	対象食品	検査結果
種実類	落花生	-
	アーモンド(ロースト)	-
	カシューナッツ(ロースト)	-
	マカダミアナッツ(ロースト)	-
	ピスタチオ(ロースト)	-
	クルミ(ロースト)	-
	いりごま(白)	-
	いりごま(黒)	-
	魚介類	鮭
鯖		-
イカ		-
タコ		-
ブラックタイガー(加熱)		-
ズワイガニ(加熱)		-
ホタテ貝柱		-
たらこ		-
いくら		-
肉類		牛肉
	鶏肉	-
	豚肉	-
卵類	鶏卵	-
	乾燥全卵	-
乳製品類	牛乳	-
	スキムミルク	-
野菜類	トマト	-
	タマネギ	-
	ほうれん草	-
きのこ	マッシュルーム	-

ジャンル	対象食品	検査結果
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
コーヒー・ココア・茶	コーヒー豆	-
	ココアパウダー	-
海藻類	緑茶	-
	焼きのり	-
	ひじき	-
	わかめ	-
	日高昆布 ※	+
香辛料類	クミン	-
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
増粘多糖類	うこん	-
	ローメキシルペクチン	-
	50倍抽出	-
その他	グアーガム1000倍抽出	-
	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※検査溶液が流れにくい場合があります。

ナトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました(増粘多糖類を除く)。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。