

# ナノトラップ®Pro II そば 食品反応性データ

2022年9月 作成

ロット番号:PB001~022

ジャンル	対象食品	検査結果	
穀類	上新粉	-	
	うるち米	-	
	発芽玄米	-	
	もち米	-	
	そば	+	
	ひえ	-	
	あわ	-	
	きび	+	
	小麦粉	-	
	ライ麦	-	
	大麦	-	
	大麦麦芽	-	
	オーツ麦	-	
	はと麦	-※	
	とうもろこし	-	
	とうもろこし(乾燥)	-	
	アマランサス	-	
	キヌア	-	
	芋類・澱粉類	サゴヤシ粉	-
		山芋	-
ばれいしょでんぷん		-	
豆類	大豆	-	
	小豆	-	
	大正金時	-	
	虎豆	-	
	そらまめ	-	

ジャンル	対象食品	検査結果
種実類	落花生	-
	アーモンド(ロースト)	-
	カシューナッツ(ロースト)	-
	マカダミアナッツ(ロースト)	-
	ピスタチオ(ロースト)	-
	クルミ(ロースト)	-
	ペカンナッツ(ロースト)	-
	いりごま(白)	-
	いりごま(黒)	-
	魚介類	鮭
鯖		-
イカ		-
タコ		-
ブラックタイガー(加熱)		-
ズワイガニ(加熱)		-
ホタテ貝柱		-
たらこ		-
いくら		-
肉類		牛肉
	鶏肉	-
	豚肉	-
卵類	鶏卵	-
	鶏卵(加熱)	-
乾燥全卵	乾燥全卵	-
	乾燥全卵	-
乳製品類	牛乳	-
	スキムミルク	-
野菜類	トマト	-
	タマネギ	-
	ほうれん草	-
きのこ	マッシュルーム	-

ジャンル	対象食品	検査結果
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
コーヒー・ココア・茶	コーヒー豆	-
	ココアパウダー	-
	緑茶	-
海藻類	焼きのり	-
	ひじき(茹で)	-
	わかめ(生)	-
	昆布(日高) 200倍抽出	+
香辛料類	クミン	-
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
	うこん	-
増粘多糖類	ローメキシルペクチン 50倍抽出	-
	グアーガム1000倍抽出	-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※検査溶液が流れにくい場合があります。

ナノトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました(増粘多糖類、昆布(日高)を除く)。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。