

ナノトラップ®Pro II 卵(卵白アルブミン) 食品反応性データ

2020年3月 作成

ロット番号: PE001~

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	上新粉	-
	うるち米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	-
	ひえ	-
	あわ	-
	きび	-
	小麦粉	-
	ライ麦	-
	大麦	-
	大麦麦芽	-
	エン麦	-
	はと麦 ※	-
	とうもろこし	-
	とうもろこし(乾燥)	-
	アマランサス	-
	キヌア	-
芋類・澱粉	サゴヤシ粉	-
	山芋	-
	ばれいしょでんぷん	-
豆類	大豆	-
	小豆	-
	大正金時	-
	虎豆	-
	そらまめ	-

ジャンル	対象食品	検査結果	
種実類	落花生	-	
	アーモンド(ロースト)	-	
	カシューナッツ(ロースト)	-	
	マカダミアナッツ(ロースト)	-	
	ピスタチオ(ロースト)	-	
	クルミ(ロースト)	-	
	いりごま(白)	-	
	いりごま(黒)	-	
	魚介類	鮭	-
		鯖	-
イカ		-	
タコ		-	
ブラックタイガー(加熱)		-	
ズワイガニ(加熱)		-	
ホタテ貝柱		-	
たらこ		-	
いくら		-	
肉類		牛肉	-
	鶏肉	-	
	豚肉	-	
卵類	鶏卵	-	
	乾燥全卵	-	
乳製品類	牛乳	-	
	スキムミルク	-	
野菜類	トマト	-	
	タマネギ	-	
	ほうれん草	-	
きのこ	マッシュルーム	-	

ジャンル	対象食品	検査結果
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
	コーヒー・ココア・茶	コーヒー豆
ココアパウダー		-
海藻類	緑茶	-
	焼きのり	-
	ひじき	-
	わかめ	-
香辛料類	日高昆布 ※	+
	クミン	-
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	+
	コリアンダー	-
	うこん	-
増粘多糖類	ローメキシルペクチン 50倍抽出	-
	グアーガム1000倍抽出	-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※検査溶液が流れにくい場合があります。

ナノトラップPro II の取扱説明書に従い[推奨抽出法]で抽出し、検査をしました(増粘多糖類を除く)。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。