

ナノトラップ[®]Pro II 小麦(グルテン) 食品反応性データ

2022年1月 作成

ロット番号:PG001~022

ジャンル	対象食品	検査結果
穀類	上新粉	-
	うるち米	-
	発芽玄米	-
	もち米	-
	そば	-
	ひえ	+
	あわ	-
	きび	-
	小麦粉	/
	ライ麦	※1
	大麦	※1
	大麦麦芽	※1
	エン麦	+
	はと麦 ※2	-
	とうもろこし	-
	とうもろこし(乾燥)	-
	アマランサス	-
	キヌア	-
芋類・澱粉類	サゴヤシ粉	-
	山芋	-
	ばれいしょでんぷん	-
豆類	大豆	-
	小豆	-
	大正金時	-
	虎豆	-
	そらまめ	-

ジャンル	対象食品	検査結果	
種実類	落花生	-	
	アーモンド(ロースト)	-	
	カシューナッツ(ロースト)	-	
	マカダミアナッツ(ロースト)	-	
	ピスタチオ(ロースト)	-	
	クルミ(ロースト)	-	
	いりごま(白)	-	
	いりごま(黒)	-	
	魚介類	鮭	-
		鯖	-
イカ		-	
タコ		-	
ブラックタイガー(加熱)		-	
ズワイガニ(加熱)		-	
ホタテ貝柱		-	
たらこ		-	
いくら		-	
肉類		牛肉	-
	鶏肉	-	
	豚肉	-	
卵類	鶏卵	-	
	鶏卵(加熱)	-	
	乾燥全卵	-	
乳製品類	牛乳	-	
	スキムミルク	-	
野菜類	トマト	-	
	タマネギ	-	
	ほうれん草	-	
きのこ	マッシュルーム	-	

ジャンル	対象食品	検査結果
果実類	オレンジ	-
	キウイ	-
	リンゴ	-
	もも	-
	バナナ	-
	ココナッツミルク	-
	ココア・茶	コーヒー豆
	ココアパウダー	-
	緑茶	-
海藻類	焼きのり	-
	ひじき(茹で)	-
	わかめ(生)	-
	昆布(日高) 200倍抽出	-
香辛料類	クミン	+
	ポピーシード	-
	ブラックペッパー	-
	ホワイトペッパー	-
	赤とうがらし	-
	しょうが	-
	シナモン	-
	コリアンダー	-
	うこん	-
	増粘多糖類	ローメキシルペクチン 50倍抽出
グアーガム1000倍抽出		-
その他	ゼラチン	-

検査結果	
-	陰性
+	陽性

※1 交差反応を示す食品です。高濃度に含まれる場合、検査結果が陰性となる場合がありますので、ご注意ください。
 ※2 検査溶液が流れにくい場合があります。

ナノトラップPro II の取扱説明書に従い〔推奨抽出法〕で抽出し、検査をしました(増粘多糖類、昆布(日高)を除く)。

これらの検査結果はキットのロット番号の違い、検体の品種・産地により変動する可能性があります。